

## ncB27 无血清添加剂 操作使用说明

## 一、产品简介

ncB27 无血清添加剂,共有含维生素 A 版,不含维生素 A 版,以及不含胰岛素版,是首宁生物原研的无血清细胞培养添加剂,可以根据具体的应用场景灵活选择。

## 二、产品信息

表 1: ncB27 无血清添加剂产品说明


| 产品                        | 规格    | 货号        | 储存条件  |
|---------------------------|-------|-----------|-------|
| ncB27 无血清添加剂,含维生素 A(50×)  | 10 mL | RP01026-A |       |
| ncB27 无血清添加剂,不含维生素 A(50×) | 10 mL | RP01026-B | -20°C |
| ncB27 无血清添加剂,不含胰岛素(50×)   | 10 mL | RP01026-C |       |

## 三、使用说明

- 1. 在 4℃解冻 ncB27 无血清添加剂,不要在 37℃条件下解冻。
- 2. ncB27 无血清添加剂为 50×浓度,按照使用需求,用待用的细胞培养基将 ncB27 无血清添加剂稀释成 1× 浓度使用即可。

Tips: ncB27 无血清添加剂不要反复冻融,可根据需求进行分装保存。

3. ncB27 无血清添加剂支持多种细胞生长,以下以 hPSC-mDAP 为例。

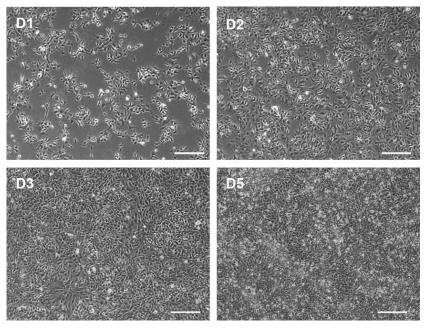

ncB27 无血清添加剂支持培养的 hPSC-多巴胺能神经前体细胞(mDAP)形态图示。 上图分别为 hPSC-mDAP 生长 DAY1、2、3、5 细胞形态图示。标尺: 200 μm。